


Aide-mémoire pour l'incubateur

Assurez-vous que la bouteille d'eau est pleine.

Allumer les modules de CO₂ et de température AVANT le microscope.

Installer correctement le support et s'assurer qu'il ne bouge pas.

Ajouter le couvercle.

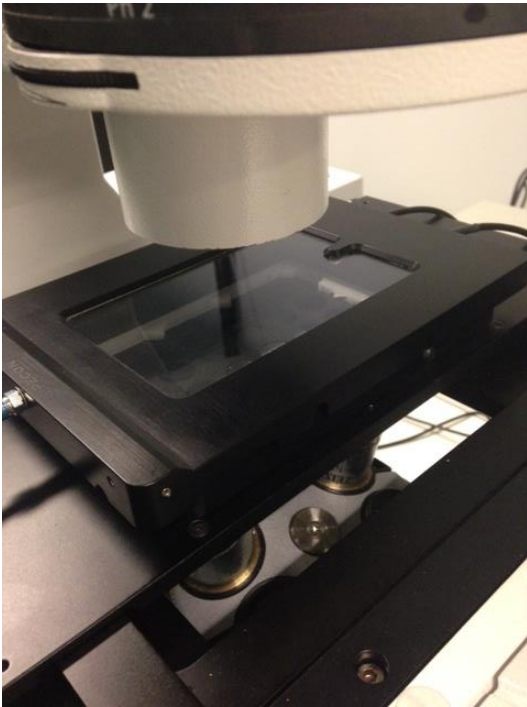

Allumer le microscope et démarrer Zen.

Vérifier la température et le niveau de CO₂ sur l'écran avant d'ajouter votre plat/plaque (le temps nécessaire pour que l'incubateur atteigne 37°C est d'environ 15 minutes).

Stabiliser votre plaque à l'aide de la vis blanche.

Assurez-vous que votre programme fonctionne bien avant de quitter.